

INSTRUCTIONS DE DÉBALLAGE

Grands congélateurs verticaux



Recherche de




Étape	Illustration	Instructions
1		Retirez les sangles, les vis en plastique, le cadre supérieur en carton, les côtés en carton, la mousse et le sac utilitaire de l'appareil.
2		Retirez le levier en bois et les rampes de la palette. Assurez-vous que toutes les roulettes sont orientées dans la même direction et parallèles au rail de guidage. Rangez les rampes dans un endroit accessible pour l'étape 6.
3		Utilisez le levier pour étayer l'appareil.
4		Pendant que l'appareil est posé, retirez une accumulation de carton ondulé sous l'appareil. Retirez le levier. Conservez le carton pour l'étape 6.
5		Répétez les étapes 3 et 4 pour enlever le reste du carton ondulé accumulé sous l'appareil.
6		Placez les rampes sur le côté de la palette en alignant les supports des rampes sur les encoches de la palette. Utilisez les accumulations de carton ondulé et le levier pour soutenir les rampes.

La technologie Global Cooling est fabriquée en vertu de brevets américains et internationaux. Stirling Ultracold est une marque dérivée de Global

STIRLING POWER

www.stirlingultracold.com

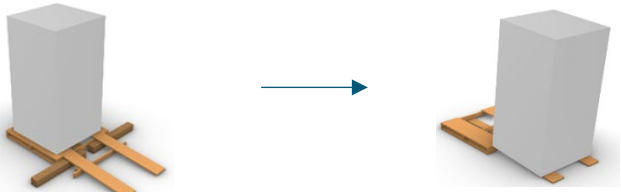

7		Manœuvrez avec précaution l'appareil sur les rampes à l'aide de trois ou quatre personnes.
---	-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

OUTILS RECOMMANDÉS : Ciseaux et tournevis Phillips

À la réception de l'appareil, nous vous conseillons de vous débarrasser correctement de tous les matériaux d'emballage utilisés pour sécuriser l'appareil pendant le transport. Veuillez vous référer aux codes de recyclage locaux et éliminer les matériaux en conséquence. Pour obtenir des informations sur les sites d'élimination des déchets, veuillez vous

Stirling Ultracold
6000 Poston Road
Athens
Ohio 45701
États-Unis

Tél. : 740.274.7900
Fax. : 740.274.7901
Courriel : info@stirlingultracold.com

La technologie Global Cooling est
fabriquée en vertu de brevets
américains
et internationaux.
Stirling Ultracold est une
marque déposée de Global

STIRLING POWER

www.stirlingultracold.com